


1. Il faut choisir la couleur de la platine (noire ou blanche) suivant la couleur de l'objet à observer et placer la platine sur le socle. (objet clair = platine foncé et inversement)
2. Placer l'objet à observer sur la platine( en l'immobilisant à l'aide des valets si possible)
3. Eclairer l'objet à observer avec une lampe.
4. Adapter l'écartement des oculaires à votre vue.
5. Effectuer la mise au point en déplaçant le tube optique à l'aide de la vis de réglage de la crémaillère, ceci fait varier la distance entre l'objectif et l'objet à observer.

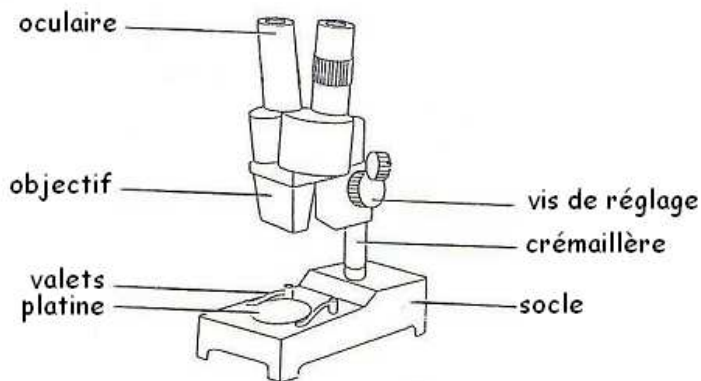

LA LOUPE BINOCULAIRE